


## 光譜儀軟體安裝


1. 接上光譜儀電源
2. 把光譜儀透過 USB 傳輸線與電腦連接
3. 開啟「控制台」→「裝置管理員」
4. 選取「其他裝置」或是「Ocean」底下的光譜儀，按右鍵點選「更新驅動程式軟體(P)」

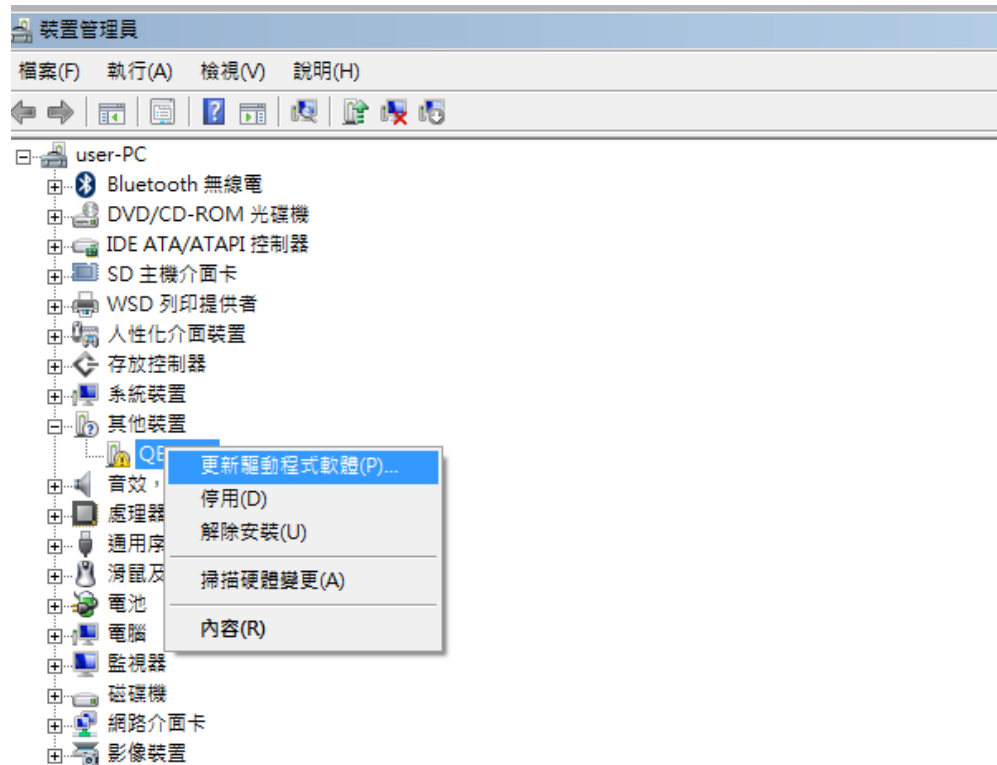

5. 選擇「瀏覽電腦上的驅動程式軟體(R)」



6. 選「讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)」

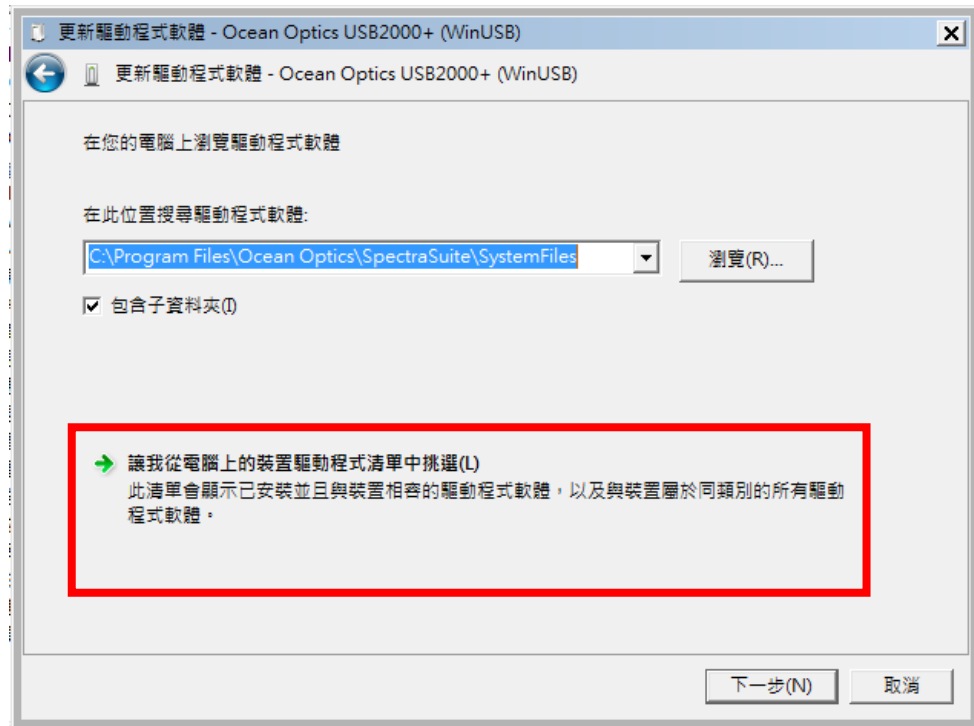


7. 按下「從磁片安裝(H)」



8. 選擇到下列路徑

C:\Program Files\Ocean Optics\SpectraSuite\SystemFiles (軟體: SpectraSuite)

C:\Program Files\Ocean Optics\OceanVIEW\SystemFiles (軟體: OceanVIEW)

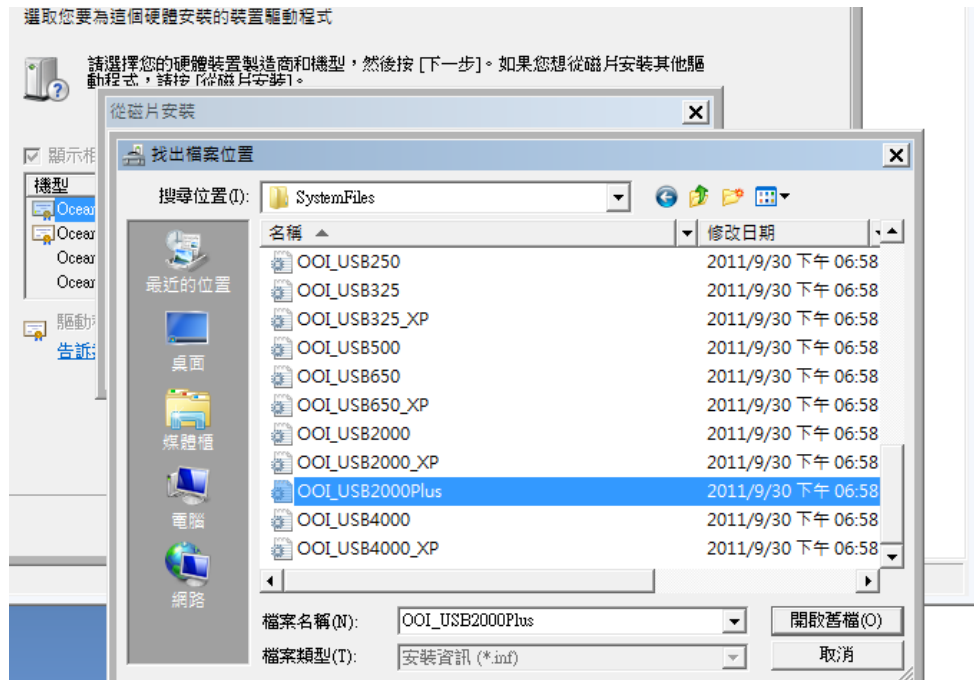

選擇對應的驅動程式

光譜儀型號	驅動程式
USB2000	OOI_USB2000
USB2000+	OOI_USB2000Plus
USB4000	OOI_USB4000
HR2000+	OOI_HR2000Plus
HR4000	OOI_HR4000
QEpro	OOI_QE65000

9. 按下「下一步」



10. 安裝完畢後，按下「關閉」

